

# EnSURE<sup>®</sup> Touch

Simplificando la  
inocuidad alimentaria





# Le presentamos EnSURE® Touch

EnSURE® Touch es el sistema de monitoreo ambiental y de ATP de nueva generación. Diseñado para funcionar como un smartphone, le proporciona fácil y rápidamente datos precisos para apoyar su programa de inocuidad alimentaria. EnSURE Touch se adapta a su lugar de trabajo y está diseñado pensando en sus necesidades. EnSURE Touch hace que sus procesos sean más fáciles tanto si cuenta con experiencia en inocuidad alimentaria como si lleva poco tiempo.

## Funcionamiento.

EnSURE Touch es un instrumento portátil e inteligente que mide rápidamente la contaminación proveniente de bacterias, patógenos, alimentos, enzimas y microorganismos indicadores. Tras tomar una muestra, el sistema mide la cantidad de trifosfato de adenosina (ATP, que se encuentra en todos los seres vivos o que alguna vez lo fueron) y le proporciona un valor numérico objetivo combinado con una notificación de Pasa/Precaución/Falla.



## ¿Cómo puede ayudarle?

- Verifique la higiene en 10 segundos
- Mantenga los datos de inocuidad alimentaria en un solo lugar
- Facilite sus auditorías
- Compare la eficacia de los procedimientos de saneamiento
- Demuestre objetivamente el cumplimiento de los estándares
- Comunique el éxito con informes detallados
- Identifique las áreas problemáticas
- Proporcione entrenamiento y retroalimentación in situ
- Cumpla con las normas FSMA, GFSI e ISO
- Proteja la reputación de la marca
- Reduzca el riesgo de intoxicación alimentaria, cierre de fabricas y retiro de productos del mercado
- Reduzca los costes de inocuidad alimentaria mediante la realización de pruebas internas
- Proporcione pruebas en el cumplimiento debido de HACCP
- Optimice procesos y limite el tiempo de paros de línea de producción
- Haga que el monitoreo ambiental sea tan fácil como utilizar un smartphone

# Innovación a tu alcance



## Prueba rápida

Realice una prueba en solo dos pasos.



## Usuarios

Gestione el acceso con contraseñas y roles de usuario.



## Sincronización

Sincronización inalámbrica de datos a SureTrend Cloud.



## Configuración

Personalice la configuración del idioma, descripción y tipos de prueba.



## Planes

Agrupe, programe y aleatorice fácilmente las ubicaciones de las pruebas para garantizar la cobertura del muestreo.



## Búsqueda

Rápidamente encuentre la ubicación o plan de prueba que está buscando.



## Remuestreo

Vuelva a realizar las pruebas con resultados Falla al instante para demostrar la eficacia de las acciones correctivas.



## Enzimas

Realice pruebas y obtenga resultados de fosfatasa alcalina y fosfatasa ácida.



## Ubicaciones

Cree y edite puntos de prueba con campos personalizados y límites de Pasa/Falla sobre la marcha.



## Resultados y reportes

Fácilmente realice el análisis de tendencias y reportes de resultados.



## Calibración

Verifique la calibración en pocos pasos sin tener que enviarlo al fabricante.



## MicroSnap®

Realice pruebas y muestre resultados para coliformes, *E. coli*, *Enterobacteriaceae*, y cuenta total.



El AOAC Research Institute, es una de las organizaciones de certificación de productos más reconocidas del mundo, publicó su *Performance Tested Method*<sup>SM</sup> certificando a los dispositivos de ATP en superficies UltraSnap® para su uso con el EnSURE Touch.

## Especificaciones:

**Tamaño:** 7" x 3" x 1"

**Peso:** 0.7 lbs

**Sensibilidad:** <1 femtomol de ATP

**Memoria:** 2GB de memoria interna+ almacenamiento ilimitado en la nube


**Connectividad:** USB o Wi-Fi

**Idioma:** Configuración disponible para varios idiomas

**Batería:** Batería recargable de iones de litio con puerto de carga USB-C\*


\* La duración de la batería varía en función del uso y la configuración

# Siempre actualizados Siempre almacenados Siempre encriptados

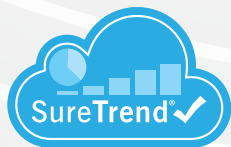

SureTrend Cloud es una plataforma de análisis de datos online fácil de usar que se sincroniza de forma inalámbrica con EnSURE Touch para consolidar e

interpretar los resultados de las pruebas. Permite monitorear y gestionar el acceso a los usuarios a través de múltiples plantas de manufactura, lo que facilita la gestión de riesgos.

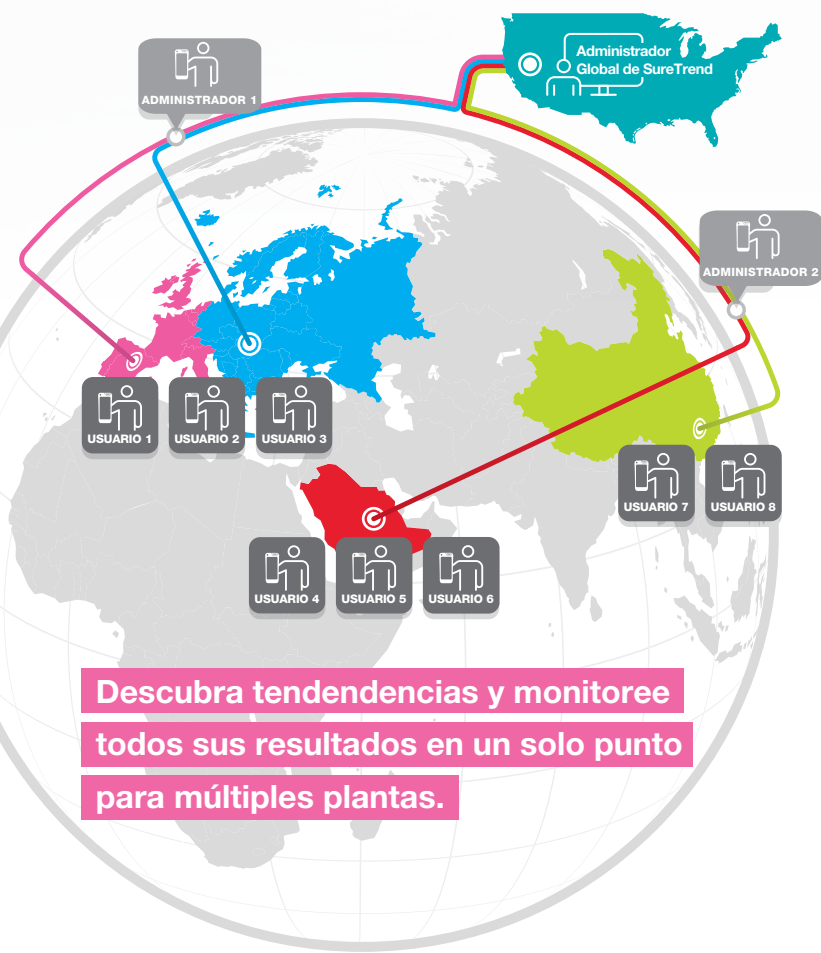

## Características y beneficios:

- Fácil de usar e intuitivo: no requiere capacitación
- Plataforma basada en la web: no es necesario descargar ningún software
- Reúne múltiples tipos de datos de inocuidad alimentaria en un solo lugar
- Invite a colegas y asigne funciones para aumentar la colaboración, responsabilidad y la participación de su organización, y proporcione una mayor visibilidad de su programa de inocuidad alimentaria
- El panel de control interactivo ofrece una visión general del rendimiento del plan de pruebas
- Los reportes pre cargados ahorran tiempo, con opción a personalizarlos según sean sus requerimientos
- Nuevas funciones añadidas periódicamente a través de actualizaciones de software automáticas, no es necesaria la asistencia del departamento de TI
- Datos y almacenamiento ilimitados: costos iniciales gratuitos
- Gestione fácilmente uno o cientos de instrumentos desde una sola cuenta
- Realice el seguimiento de las pruebas repetidas para descubrir oportunidades de capacitación o identificar el equipamiento que pueda necesitar sustitución



# Dispositivos de prueba compatibles

Los dispositivos de prueba Higienda son increíblemente fáciles de usar. Su diseño maximiza la toma y recuperación de muestras, al mismo tiempo que utilizan la tecnología patentada Snap-Valve para facilitar la activación. Estos dispositivos eliminan los materiales extraños, mejoran la eficiencia, minimizan la variabilidad y reducen los costos.

**UltraSnap**® Prueba de ATP en superficies



Núm. de catálogo: US2020 | Cantidad: 100

**SuperSnap**® Prueba de ATP de alta sensibilidad en superficies



Núm. de catálogo: SUS3000 | Cantidad: 100  
Núm. de catálogo: SUS3000X | Cantidad: 100

**AquaSnap TOTAL** Prueba de ATP en agua



Núm. de catálogo: AQ-100X | Cantidad: 100

**AquaSnap FREE** Prueba de ATP libre en agua



Núm. de catálogo: AQ-100FX | Cantidad: 100

**CalCheck** Dispositivo de verificación de calibración LED



Núm. de catálogo: CAL | Cantidad: 1

**MicroSnap**® Pruebas de microorganismos indicadores



Núm. de catálogo: MS1-CEC | Cantidad: 100  
Núm. de catálogo: MS2-ECOLI | Cantidad: 100  
Núm. de catálogo: MS2-COLIFORM | Cantidad: 100  
Núm. de catálogo: MS1-TOTAL | Cantidad: 100  
Núm. de catálogo: MS2-TOTAL | Cantidad: 100  
Núm. de catálogo: MS1-EB | Cantidad: 100  
Núm. de catálogo: MS2-EB | Cantidad: 100

**ZymoSnap ALP** Prueba de verificación de pasteurización



Núm. de catálogo: ZS-ALP-100 | Cantidad: 100

**CROSS CHECK** Prueba de verificación de eficiencia de cocción



Núm. de catálogo: CX-3000 | Cantidad: 100

EnSURE Touch está calibrado en fábrica y utiliza tecnología avanzada que no requiere recalibración.

CalCheck se utiliza para realizar verificación de calibración internas como parte de un programa de control de calidad, por lo que no es necesario enviar su EnSURE Touch a Higienda para una verificación de calibración anual.

## Americas

### Hygiena Headquarters

941 Avenida Acaso Camarillo, CA 93012

Phone: 1-805-388-8007

Fax: 1-805-388-5531

info@hygiena.com

### Hygiena Canada

11 - 3750A Laird Road

Mississauga, Ontario L5L 0A6, CN

Phone: 1-833-494-4362 (Toll-free)

or 1-416-686-7962

### Hygiena Mexico, S.A. de C.V.

Calle 3 Anegas 409 Bodega 5

Col. Nueva Industrial Vallejo

Delegación Gustavo A. Madero

C.P. 07700, CDMX, México

Phone: +52-5281-4108 or +52-5281-4146

## International

### Hygiena International

8, Woodshots Meadow

Watford, Hertfordshire

WD18 8YU, UK

Phone: +44 (0)1923-818821

Fax: +44 (0)1923-818825

### Hygiena (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Rm.7K, No.518, Shangcheng Rd.

Pudong New District

Shanghai, China 200120

Phone: +86 21-5132-1081, +86 21-5132-1077,

+86 21-5132-1078

Fax: +86 21-5132-1080

### Hygiena Diagnóstica España S.L.

P. I. Parque Plata,

Calle Cañada Real 31-35

41900, Camas, Sevilla, Spain

Phone: +34 954-08-1276



MPB-049-REVD-ES

[help.hygiena.com](http://help.hygiena.com)



[youtube.com/hygienatv](https://youtube.com/hygienatv)



[vimeo.com/hygienatv](https://vimeo.com/hygienatv)

Hygiena®, EnSURE®, UltraSnap®, SuperSnap®, AquaSnap®, and MicroSnap®, son marcas registradas de Hygiena LLC.

